

HH-S 数显恒温油浴锅

产品介绍

数显恒温油浴主要用于蒸馏及温渍化学药品及生物制品。是各大专院校、医疗卫生、石水化工、环保监测等科研部门实验室工作人员必备的常规仪器。本产品采用不锈钢内胆，外壳选用优质钢板并进行喷塑工艺，表面光亮耐磨。内层具有隔热材料，保温效果显著。电热管直接在油中加热，热效率高，耗电低。智能温度控制恒温精度高。

产品特点

一机两用，同时具有磁力搅拌器和恒温油浴锅的功能，容器内的溶液在加热的同时能不断被搅拌，使容器内部的溶液能充分混匀，使实验结果更加准确。

技术参数

型号	HH-S
温度范围	室温～300℃
精度	±1℃
调速范围	0-1000rpm
加热功率	600W
容积	5L
工作尺寸	Φ 280×300mm
电源电压	AC220V 50Hz

使用方法

- 1、将电源插头插在带保护底地线的三眼电源插座内，以确保安全。
- 2、向工作室油箱注入不少于 2/3 的洁净的油，放置容器。打开电源，指示灯亮，即可工作。
- 3、按到 SP 时即可设置温度，如果温度误差较大，可持续按第二个键直至第一个指示灯闪烁，闪烁停止后即可，详细使用方法见附件。
- 4、使若油浴锅较长时间不使用，应将工作室油箱中的油排出，用软布擦净并晾干。
- 5、用完毕请拔去电源插头。

