

MSL-20 实验室无油隔膜正压/负压两用泵 使用说明书

一、 产品图片：




二、 技术参数：

- 电压：220V
- 功率：1/6 HP (123W)
- 转速：1450/1700r. p. m
- 最大压力：5-7bar
- 最高真空度：600-650mmHG
- 排气量：20-23L/mim
- 净重：3.4kg
- 外型尺寸：21.5*13.5*17cm
- 静音：《50 分贝
- **装箱资料：**外箱尺寸：28.6*16*24.5cm 一箱 6 台
- 净重/毛重：3.4/4.5KG
- 泵腔有防腐涂层

三、 操作及注意事项:

- 1、 将泵放置在平稳、可靠的工作台上，轻轻按压泵体，使底部吸盘吸住台面
- 2、 将电源插好，按下开关，如平稳运转即可正常使用
- 3、 选择真空方式时，开泵运行，找到吸气口（手指放置吸气口有吸住的感觉），关泵，插入连接管，即可使用
- 4、 选择正压方式时，开泵运行，找到出气口（手指放置出气口有气体排出的感觉），关泵，插入连接管，即可使用
- 5、 本品是抽气泵，使用时注意不要将液体吸入泵腔，否则造成的损坏不予保修，本品配有白色圆盘状真空泵保护器，泵使用抽气功能时将真空管剪断，插入真空泵保护器两端宝塔接口，再链接真空泵和抽滤瓶，可以在一定程度上保护真空泵
- 6、 本品电机带有热保护电容，当电机过热时会自动断电，一般连续开机超过 30 分钟（高温季节 15-20 分钟），热保护电容就会启动保护，这时泵无法继续运转，这并非损坏，等电机冷下来，热保护电容会恢复，重新开机即可启动真空泵
- 7、 随机附带扳手，泵腔的紧固螺丝可以很容易的打开，便于泵腔的清洁和密封件的更换
- 8、 如果泵腔内硅胶隔膜垫，密封圈被腐蚀，可以联系我公司更换，密封件不属于保修范围，一套价格 25.00，需另行购买，请提前购买几套备用
- 9、 密封件腐蚀后，开机后电机正常运作，但是抽气口没有吸力，

请立即停机拔去电源插头后，打开泵腔，自行更换密封圈即可，
无需返修

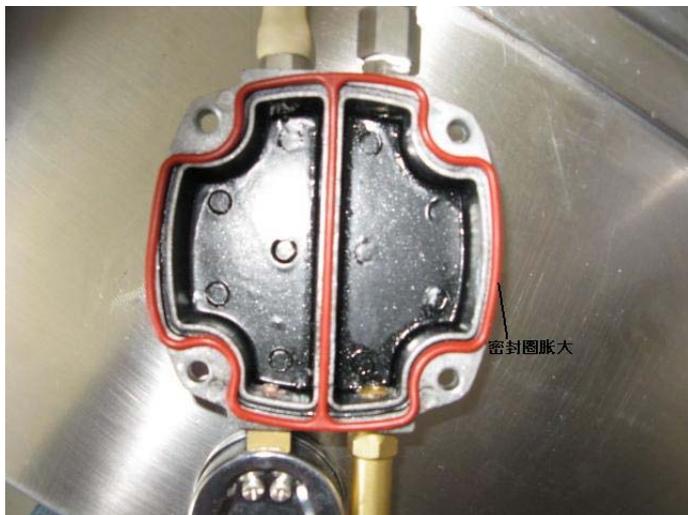

四、 保修：

产品交货后，保修期为一年，如需保修请联系我公司，电话
021-56902220，客户使用不当造成的人为损坏不属保修范围，密封件
属于消耗品也不属保修范围。